

# 注射级水



第四版

《产业化的生命科学工具》

## 白牌平价液体试剂 分册

逗点生物作为液体试剂的源头工厂，依托强大供应链与产业化生产平台，规模化生产显著降低综合成本，为分子生物学、细胞培养等领域直供高性价比的平价产品。

# CONTENTS

## 目录

### 平价即用型缓冲液

核酸电泳缓冲液.....	11
蛋白电泳缓冲液.....	11
Tris-HCl 缓冲液.....	11
样本保存缓冲液.....	12
核酸杂交试剂.....	12
洗涤缓冲液.....	12
柠檬酸钠抗原修复液.....	13
平价即用型缓冲液对照表.....	13

### 平价浓缩型缓冲液

平价浓缩型缓冲液.....	14
---------------	----

# 01 平价即用型缓冲液

## 核酸电泳缓冲液

斑点生物核酸电泳缓冲液通过导电、维持 pH、优化离子强度和抑制降解这四大功能，创造一个稳定、适宜的环境，确保 DNA 或 RNA 在琼脂糖凝胶电泳中能够根据分子量大小被有效、清晰地分离和显示，确保核酸电泳实验的成功。

### 斑点生物核酸电泳缓冲液选择指南

#### ● 核酸电泳

对分辨率要求不高时，使用 TAE 和 TBE 均可；对分辨率要求较高时，较低浓度的胶有利于提高大分子量核酸 (>13kb) 的分辨率，此时宜使用 TAE；而较高浓度的胶有利于提高小分子量核酸的分辨率，此时宜使用 TBE。TBE 缓冲液中的硼酸成分会影响 DNA 回收效率以及后续的酶反应，若要进行 DNA 片段的琼脂糖凝胶电泳回收实验，建议使用 TAE 缓冲液；



### 订购信息

货号	产品描述	配方	包装规格	箱规
TAE-500Z-1	TAE 缓冲液 (1×)	40 mM Tris Acetate, 1 mM EDTA-2Na, pH 8.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TAE510A	TAE 缓冲液 (10×)	400 mM Tris Acetate, 10 mM EDTA-2Na, pH 8.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TAE-550Z-1	TAE 缓冲液 (50×)	2 M Tris Acetate, 50 mM EDTA-2Na, pH 8.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBE-500Z-1	TBE 缓冲液 (1×)	89 mM Tris, 89 mM Boric acid, 2 mM EDTA-2Na, pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBE-510Z-1	TBE 缓冲液 (10×)	890 mM Tris, 890 mM Boric acid, 20 mM EDTA-2Na, pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm

更多产品请咨询点商城: [www.comdashop.cn](http://www.comdashop.cn)

## 蛋白电泳缓冲液

斑点生物蛋白电泳缓冲液是为蛋白质在聚丙烯酰胺凝胶电泳中提供稳定的 pH 环境、导电离子和必要的成分，以确保蛋白质能够根据其分子量大小被有效分离，并保持其线性化和带负电的状态。

### 斑点生物蛋白电泳缓冲液选择指南

#### ● 蛋白电泳

Bis-Tris 凝胶体系的中性 pH 缓冲液，有助于提升样品完整性和凝胶稳定性，可获得更清晰锐利的条带和更高的分辨率，适用于蛋白质丰度较低或下游应用需要高蛋白质完整性的实验需求，分离蛋白大小为 15 - 260 kDa 时用 MOPS 缓冲液，大小为 3.5 - 160 kDa 时用 MES 缓冲液。Tris- 甘氨酸凝胶体系电泳液可选择 TGS (TG+ 0.1% SDS) 缓冲液；

#### ● 蛋白转印

转膜缓冲液用于 WB 实验中将蛋白从凝胶上转移到膜上，再根据抗原-抗体的特异性结合，来半定量检测复杂样品中的某种蛋白。



### 订购信息

货号	产品描述	配方	包装规格	箱规
TG-500Z-1	TG 电泳缓冲液 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TG-510Z-1	TG 电泳缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TGS-500Z-1	TGS 电泳缓冲液 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, 0.1% SDS (W/V), pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TGS-510Z-1	TGS 电泳缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, 1% SDS (W/V), pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
MES-500Z-1	Tris-MES-SDS 缓冲液 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MES, 1 mM EDTA-2Na, 0.1% SDS (W/V), pH 7.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
MES-510Z-1	Tris-MES-SDS 缓冲液 (10×)	500 mM Tris, 500 mM MES, 10 mM EDTA-2Na, 1% SDS (W/V), pH 7.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
MOPS-500Z-1	Tris-MOPS-SDS 缓冲液 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MOPS, 1 mM EDTA-2Na, 0.1% SDS (W/V), pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
MOPS-510Z-1	Tris-MOPS-SDS 缓冲液 (10×)	500 mM Tris, 500 mM MOPS, 10 mM EDTA-2Na, 1% SDS (W/V), pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
WTB-510Z-1	Western 转膜缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
WRT510A	Western 免洗浴快速转膜液 (10×)	500 mM Tris, 1M Glycine, pH 8.7	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm

更多产品请咨询点商城: [www.comdashop.cn](http://www.comdashop.cn)

## Tris-HCl 缓冲液

斑点生物可定制各类 Tris-HCl 缓冲液，提供不同浓度与 pH 值。

### 订购信息

货号	产品描述	配方	包装规格	箱规
TRIS-502Z-1	Tris-HCl 缓冲液	0.5M, pH 6.8	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-512Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 6.8	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-504Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 7.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-505Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-511Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 7.6	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-509Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 8.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-507Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 8.5	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-508Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 8.8	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-501Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 9.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-510Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1M, pH 7.5, RNase free	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TRIS-503Z-1	Tris-HCl 缓冲液	1.5M, pH 8.8	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm

更多产品请咨询点商城: [www.comdashop.cn](http://www.comdashop.cn)



## 样本保存缓冲液

逗点生物样本保存缓冲液，主要用于稀释和保存样本，包含 Tris-EDTA (TE)、SM 和溶菌酶缓冲液。

### 样本保存缓冲液选择指南

- TE 缓冲液用于溶解、稀释、洗脱或稳定储存 DNA 样品
- SM 缓冲液用于稀释和保存入噬菌体原种
- 溶菌酶缓冲液用于溶解溶菌酶，配制成溶菌酶溶液。避免反复冻融

### 订购信息

货号	产品描述	包装规格	箱规
TE-500Z-1	TE 缓冲液 (1×)	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
SM-500Z-1	SM 缓冲液 (2×)	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
LZ-500Z-1	溶菌酶缓冲液	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
AA-500Z-1	乙酸钠缓冲液	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm

更多产品请咨询逗点商城: [www.comdashop.cn](http://www.comdashop.cn)



## 核酸杂交试剂

逗点生物核酸杂交试剂，其中 PBS 缓冲液可以有效中和凝胶中的 NaOH，防止后续的高盐转移缓冲液（如 SSC）因 pH 过高而失效或损坏核酸。SSC 溶液作为盐溶液，主要用来中和 DNA 磷酸骨架的负电荷，减少两条单链之间的静电斥力，促进杂交；而作为洗脱液，主要通过控制洗脱液的离子强度和温度来调节洗脱的“严格度”。

### 订购信息

货号	产品描述	配方	包装规格	箱规
PBS-CZ	PBS 缓冲液 (1×)	137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 1.8 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
PBSC510A	PBS 缓冲液 (10×)	1.37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 18 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
SSC-500Z-1	SSC 缓冲液 (1×)	15 mM Sodium Citrate, 150 mM NaCl, pH 7.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
SSC-520Z-1	SSC 缓冲液 (20×)	300 mM Sodium Citrate, 3 M NaCl, pH 7.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm

更多产品请咨询逗点商城: [www.comdashop.cn](http://www.comdashop.cn)



## 洗涤缓冲液

逗点生物洗涤缓冲液，可用于免疫组化 (IHC)、免疫印迹 (Western Blot)、酶联免疫 (ELISA)，核酸杂交 (Southern-blot, Northern-blot)，以及其他免疫检测实验中的抗体稀释，或非特异性抗体洗涤，包含 PBS、PBST、TBS、TBST 和 SSC 缓冲液。

### 订购信息

货号	产品描述	配方	包装规格	箱规
PBS-510Z-1	PBS 缓冲液 (10×)	1.37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 18 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
PBS-520Z-1	PBS 缓冲液 (20×)	2.74 M NaCl, 54 mM KCl, 200 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 36 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
PBST-500Z-1	PBST 缓冲液 (1×)	136 mM NaCl, 2.6 mM KCl, 8 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 2 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 0.05% (V/V) Tween-20, pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
PBST-510Z-1	PBST 缓冲液 (10×)	1.36 M NaCl, 26 mM KCl, 80 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 20 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBS-500Z-1	TBS 缓冲液 (1×)	10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.6	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBS-510Z-1	TBS 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 1.5 M NaCl, pH 7.6	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBS-520Z-1	TBS 缓冲液 (20×)	200 mM Tris, 3 M NaCl, pH 7.6	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBST-500Z-1	TBST 缓冲液 (1×)	10 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% (V/V) Tween-20, pH 7.5	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBST-510Z-1	TBST 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 1.5 M NaCl, 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.5	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBST-520Z-1	TBST 缓冲液 (20×)	200 mM Tris, 3 M NaCl, 1% (V/V) Tween-20, pH 7.5	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm

更多产品请咨询逗点商城: [www.comdashop.cn](http://www.comdashop.cn)



## 柠檬酸钠抗原修复液

柠檬酸钠抗原修复液是一种常用的抗原修复液，可以用于多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的石蜡切片、冰冻切片的抗原修复。

### 特点

●能有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联，充分暴露石蜡组织切片的抗原表位，从而大大改善免疫染色效果

**应用：** 本产品特别适用于石蜡切片，也可以用于冰冻切片



### 订购信息

货号	产品描述	配方	包装规格	箱规
SCB-500Z-1	柠檬酸钠抗原修复液 (1×)	100 mM Sodium Citrate, pH 6.0	500mL/ 瓶, 10 瓶 / 箱	420x180x195mm
SCB510A	柠檬酸钠抗原修复液 (10×)	1M Sodium Citrate, pH 6.0	500mL/ 瓶, 10 瓶 / 箱	420x180x195mm

更多产品请咨询选点商城: [www.comdashop.cn](http://www.comdashop.cn)

## 平价即用型缓冲液对照表

名称	产品描述	白牌货号	biopico 货号
TAE 缓冲液 (1×)	40 mM Tris Acetate, 1 mM EDTA-2Na, pH 8.0	TAE-500Z-1	150501-X
TAE 缓冲液 (10×)	400 mM Tris Acetate, 10 mM EDTA-2Na, pH 8.0	TAE510A	/
TAE 缓冲液 (50×)	2 M Tris Acetate, 50 mM EDTA-2Na, pH 8.0	TAE-550Z-1	150502-X
TBE 缓冲液 (1×)	89 mM Tris, 89 mM Boric acid, 2 mM EDTA-2Na, pH 8.3	TBE-500Z-1	230501-X
TBE 缓冲液 (10×)	890 mM Tris, 890 mM Boric acid, 20 mM EDTA-2Na, pH 8.3	TBE-510Z-1	230502-X
TG 电泳缓冲液 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3	TG-500Z-1	190501-X
TG 电泳缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3	TG-510Z-1	190502-X
TGS 电泳缓冲液 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, 0.1 % SDS (W/V), pH 8.3	TGS-500Z-1	200501-X
TGS 电泳缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, 1 % SDS (W/V), pH 8.3	TGS-510Z-1	200502-X
Tris-MES-SDS 缓冲液 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MES, 1 mM EDTA-2Na, 0.1 % SDS (W/V), pH 7.3	MES-500Z-1	070501-X
Tris-MES-SDS 缓冲液 (10×)	500 mM Tris, 500 mM MES, 10 mM EDTA-2Na, 1 % SDS (W/V), pH 7.3	MES-510Z-1	/
Tris-MOPS-SDS 缓冲液 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MOPS, 1 mM EDTA-2Na, 0.1 % SDS (W/V), pH 7.4	MOPS-500Z-1	080501-X
Tris-MOPS-SDS 缓冲液 (10×)	500 mM Tris, 500 mM MOPS, 10 mM EDTA-2Na, 1 % SDS (W/V), pH 7.4	MOPS-510Z-1	080502-X
Tris-HCL 缓冲液 (0.5M, pH 6.8)	0.5 M Tris, pH 6.8	TRIS-502Z-1	210501-X
Tris-HCL 缓冲液 (1.5M, pH 8.8)	1.5 M Tris, pH 8.8	TRIS-503Z-1	210502-X
乙酸钠缓冲液	4.8 M Acetate, pH 3.6	AA-500Z-1	/
溶菌酶缓冲液	20 mM Tris, 2 mM EDTA, 1.2 % Triton X-100 (W/V), pH 8.0	LZ-500Z-1	060501-X
SM 缓冲液 (2×)	200 mM NaCl, 16 mM MgSO <sub>4</sub> , 100 mM Tris, 0.02 % (W/V) Gelatin, pH 7.5	SM-500Z-1	130501-X
TE 缓冲液 (1×)	10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8.0	TE-500Z-1	180501-X
PBS 缓冲液 (1×)	137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 1.8 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	PBS-CZ	090501-X
PBS 缓冲液 (10×)	1.37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 18 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	PBSC510A	090502-X
SSC 缓冲液 (1×)	15 mM Sodium Citrate, 150 mM NaCl, pH 7.0	SSC-500Z-1	140501-X
SSC 缓冲液 (20×)	300 mM Sodium Citrate, 3 M NaCl, pH 7.0	SSC-520Z-1	140502-X
柠檬酸钠抗原修复液 (10×)	1M Sodium Citrate, pH 6.0	SCB510A	110501-X
PBST 缓冲液 (1×)	136 mM NaCl, 2.6 mM KCl, 8 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 2 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 0.05 % (V/V) Tween-20, pH 7.4	PBST-500Z-1	100501-X
PBST 缓冲液 (10×)	1.36 M NaCl, 26 mM KCl, 80 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 20 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 0.5 % (V/V) Tween-20, pH 7.4	PBST510A	100502-X
TBS 缓冲液 (1×)	10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.6	TBS-500Z-1	160501-X
TBS 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 1.5 M NaCl, pH 7.6	TBS-510Z-1	160502-X
TBS 缓冲液 (20×)	200 mM Tris, 3 M NaCl, pH 7.6	TBS-520Z-1	160503-X
TBST 缓冲液 (1×)	10 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% (V/V) Tween-20, pH 7.5	TBST-500Z-1	170501-X
TBST 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 1.5 M NaCl, 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.5	TBST-510Z-1	170502-X
TBST 缓冲液 (20×)	200 mM Tris, 3 M NaCl, 1% (V/V) Tween-20, pH 7.5	TBST-520Z-1	170503-X
Western 转膜缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3	WTB-510Z-1	220502-X
Western 免冰浴快速转膜液 (10×)	500 mM Tris, 1 M Glycine, pH 8.7	WRT510A	240502-X

更多产品请咨询选点商城: [www.comdashop.cn](http://www.comdashop.cn)

# 02 平价浓缩型缓冲液

## 平价浓缩型缓冲液 (50mL)

逗点生物可提供 50mL 10× 浓缩缓冲液，可满足用量较大的实验室的选择需求。

### 特点

- 独立封装：单瓶 50mL 无菌预装，杜绝交叉污染，实验数据更纯净
- 匠心瓶体：斜角引流 + 顺滑瓶口，减少挂壁倾注、气泡
- 空间革命：精巧包装，节省台面空间，实验台秒变清爽工作区
- 绿色革新：即开即用免分装，年省千支耗材，效率与环保双升级
- 浓度自由：10 倍浓缩随心稀释从 1× 到 5×，您的实验您做主



### 订购信息

货号	产品描述	配方	包装规格	箱规
DPBS5010E	DPBS 缓冲液 (10×)，不含钙镁	27 mM KCl, 1.38 M NaCl, 80 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ·12H <sub>2</sub> O, 15 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
HANK5010E	Hanks 缓冲液 (10×)，不含钙镁	1.379 M NaCl, 53.6 mM KCl, 41.7 mM NaHCO <sub>3</sub> , 4.41 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 3.38 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 55.6 mM D-Glucose	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
PBS5010E	PBS 缓冲液 (10×)	1.37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 18 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
PBST5010E	PBST 缓冲液 (10×)	1.36 M NaCl, 26 mM KCl, 80 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 20 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.4	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
SCB5010E	SCB 缓冲液 (10×)	1 M Sodium Citrate, pH 6.0	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
SM5010E	SM pH 7.5 缓冲液 (10×)	2 M NaCl, 160 mM MgSO <sub>4</sub> , 1 M Tris, 0.2% (W/V) Gelatin, pH 7.5	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
SSC5010E	SSC pH 7.0 缓冲液 (10×)	150 mM Sodium Citrate, 1.5 M NaCl, pH 7.0	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TAE5010E	TAE 缓冲液 (10×)	400 mM Tris Acetate, 10 mM EDTA-2Na, pH 8.0	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TBE5010E	TBE pH 8.3 缓冲液 (10×)	890 mM Tris, 890 mM Boric acid, 20 mM EDTA-2Na, pH 8.3	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TBS5010E	TBS 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 1.5 M NaCl, pH 7.6	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TBST5010E	TBST 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 1.5 M NaCl, 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.5	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TE5010E	TE pH 8.0 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 10 mM EDTA, pH 8.0	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TG5010E	Tris-甘氨酸电泳缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TGS5010E	Tris-甘氨酸 SDS 电泳缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, 1% SDS (W/V), pH 8.3	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TMES5010E	Tris-MES-SDS pH 7.3 缓冲液 (10×)	500 mM Tris, 500 mM MES, 10 mM EDTA-2Na, 1% SDS (W/V), pH 7.3	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
TMPS5010E	TRIS-MOPS-SDS PH7.6 缓冲液 (10×)	500 mM Tris, 500 mM MOPS, 10 mM EDTA-2Na, 1% SDS (W/V), pH 7.4	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
WRT5010E	免冰浴快速转膜缓冲液 (10×)	500 mM Tris, 1M Glycine, pH 8.7	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm
WTB5010E	Western 转膜缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3	50mL/瓶, 100 瓶/箱	421x226x194mm

更多产品请咨询逗点商城: [www.commashop.cn](http://www.commashop.cn)

## 平价浓缩型缓冲液 (500mL)

逗点生物可提供 500mL 10×/20×/50× 浓缩缓冲液，可满足用量较大的实验室的选择需求。

### 特点

- 独立封装：单瓶 500mL 无菌预装，杜绝交叉污染，实验数据更纯净
- 匠心瓶体：斜角引流 + 顺滑瓶口，减少挂壁倾注、气泡
- 空间革命：精巧包装，节省台面空间，实验台秒变清爽工作区
- 绿色革新：即开即用免分装，年省千支耗材，效率与环保双升级
- 浓度自由：随心稀释从 1× 到 5×，您的实验您做主



### 订购信息

货号	产品描述	配方	包装规格	箱规
TE-510Z-1	TE 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 10 mM EDTA, pH 8.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TE-520Z-1	TE 缓冲液 (20×)	200 mM Tris, 20 mM EDTA, pH 8.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
PBS-510Z-1	PBS 缓冲液 (10×)	1.37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 18 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
PBS-520Z-1	PBS 缓冲液 (20×)	2.74 M NaCl, 54 mM KCl, 200 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 36 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
PBST-510Z-1	PBST 缓冲液 (10×)	1.36 M NaCl, 26 mM KCl, 80 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 20 mM KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
SSC-520Z-1	SSC 缓冲液 (20×)	300 mM Sodium Citrate, 3 M NaCl, pH 7.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBS-510Z-1	TBS 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 1.5 M NaCl, pH 7.6	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TBST-510Z-1	TBST 缓冲液 (10×)	100 mM Tris, 1.5 M NaCl, 0.5% (V/V) Tween-20, pH 7.5	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TAE-550Z-1	TAE 缓冲液 (50×)	2 M Tris Acetate, 50 mM EDTA-2Na, pH 8.0	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TG-510Z-1	TG 电泳缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
TGS-510Z-1	TGS 电泳缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, 1% SDS (W/V), pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
MOPS-510Z-1	TRIS-MOPS-SDS 缓冲液 (10×)	500 mM Tris, 500 mM MOPS, 10 mM EDTA-2Na, 1% SDS (W/V), pH 7.4	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
WTB-510Z-1	WTB pH8.3 转膜缓冲液 (10×)	250 mM Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm
WRT510A	Western 免冰浴快速转膜液 (10×)	500 mM Tris, 1M Glycine, pH 8.7	500mL/瓶, 10 瓶/箱	420x180x195mm

更多产品请咨询逗点商城: [www.commashop.cn](http://www.commashop.cn)

# 客服中心提供一站式贴心服务

可通过**电话、微信、官网、逗点商城、公众号、邮件**等多种途径进行咨询。  
专业商务及技术人员将进行更加灵活、到位的对应。

各种诉求，可通过以下联系方式咨询

 **400-878-7248**  
 **13530493270**  
 **www.commashop.cn**  
 **info@biocomma.com**



逗点生物公众号



逗点商城



逗点 1688



逗点 震坤行



逗点 京东

HH-AE-01-004CH

**深圳逗点生物技术有限公司**  
Biocomma Limited

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋 14 楼 1401-1406  
TEL: 400-878-7248 WEB: www.biocomma.cn EMAIL: info@biocomma.com